

# NanoSep™ CD3 分选磁珠说明书

说明书编号：DS-BD-G-622-A/0

## 产品名称

通用名称：NanoSep™ CD3 分选磁珠

英文名称：NanoSep™ CD3 beads

## 包装规格

规格/货号：5mL / GMP-TL622-5000

## 产品性能

反应种属：人

内毒素：&lt;2EU/mL

性状：棕色液体

## 预期用途

分离或者去除人的 CD3+细胞。

## 使用说明

**含量：**每瓶含有 5 mL NanoSep™ CD3 分选磁珠的无菌溶液。**组成：**偶联人源化改造的抗人 CD3 抗体的胶体状葡聚糖磁珠溶液，PBS/EDTA 缓冲液，0.5%人血白蛋白，泊洛沙姆 188。**使用：**每瓶 NanoSep™ CD3 分选磁珠，可用于  $1 \times 10^{10}$  总细胞的分选。建议使用量可参考《NanoSep™ CD3 分选磁珠使用说明》。**保证：**本产品仅保证在交付给客户时不存在工艺和材料上的缺陷。我司不承担任何因产品而造成的财产损失、人身伤害或经济损失。**动物来源：**生产过程中未使用任何动物源性的材料。**免责声明：**使用此产品时，必须遵守本地的法律法规。任何针对靶细胞的应用均属于使用者的责任范围。

## 注意事项

1. NanoSep™ CD3 分选磁珠仅供体外使用，不能直接用于治疗或输注给患者。
2. 该产品不推荐用于已知或怀疑对右旋糖酐和氧化铁敏感的患者。
3. 请勿在产品标签上注明的使用日期后使用。
4. 如果包装损坏，请勿使用。仅在小瓶未损坏和密封时使用产品。

## 存储条件

产品储存在 2~8°C。注意：不要冷冻。

## 有效期限

3 个月

## 生产企业的名称

北京同立海源生物科技有限公司

## 住所

北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路 50 号院 13 号楼 1 至 3 层

## 联系方式

北京同立海源生物科技有限公司

官网: [www.seafrom.com](http://www.seafrom.com)邮箱: [service@seafrom.cn](mailto:service@seafrom.cn)

电话: 400-010-5556

说明书编号: DS-BD-G-622-A/0

400-010-5556

### 参考文献

1. David M Barrett, Nathan Singh, Xiaojun Liu, Shuguang Jiang, Carl H June, Stephan A Grupp, Yangbing Zhao (2014). Relation of clinical culture method to T-cell memory status and efficacy in xeno graft models of adoptive immunotherapy. *Cytotherapy*. 16(5):619-30.

### 说明书编制

核准日期：2024年04月12日